



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÂN PX




1. THÔNG TIN AN TOÀN

Vui lòng đọc qua các cảnh báo an toàn trước khi lắp đặt và sử dụng. Việc không tuân thủ các cảnh báo có thể gây ra sai sót hay có thể hư hỏng thiết bị của chính bạn.


- Sử dụng adaptor chính hãng, các thông số thể hiện rõ trên adaptor cho nguồn điện phù hợp.
- Đảm bảo dây adaptor không trở ngại việc đi lại
- Cố gắng không đặt cân xa với nguồn điện
- Chỉ sử dụng cân trong nhà, tránh môi trường nguy hiểm hay không ổn định
- Chỉ vận hành thiết bị trong môi trường đã quy định trong sách hướng dẫn
- Không thả tải mạnh lên cân, việc này có thể dẫn đến hỏng load cell
- Không sử dụng mẫu quá trọng lượng cho phép
- Sử dụng trong môi trường khô ráo
- Muốn vệ sinh cân, hãy ngắt nguồn điện
- Mở cân liên tục tối thiểu 15 phút trước khi sử dụng, một số dòng sẽ có sự khác biệt
- Nhấn Zero trước mỗi lần cân mẫu
- Hiệu chuẩn cân chỉ được thực hiện tối thiểu sau 60 phút mở cân, một số dòng sẽ có sự khác biệt
- Để có kết quả tốt nhất, hãy hiệu chuẩn cân trước khi sử dụng
- Chỉ sử dụng các thiết bị ngoại vi chính hãng Ohaus
- Hãy sửa chữa, bảo trì tại đại lý ủy quyền của Ohaus

2. LẮP ĐẶT

Lắp đặt tránh các trường hợp dưới đây:

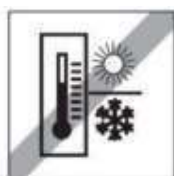


Hãy để cân bạn ở vị trí cân bằng

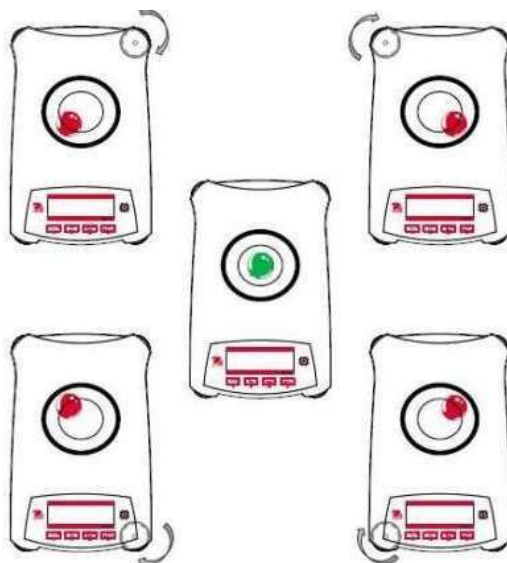

3. CẤU TRÚC MENU CÂN PX

Calibration	Setup	Units	RS232	Print	GLP	Factory Reset	Lockout
Internal Cal	Language	Gram	Baud Rate	Stable Only	Header 1	Reset All	Calibration
InCal Adjust	Filter Level	Kilogram	Transmission	Numeric Only	Header 2		Setup
Span Cal	AZT	Milligram	Handshake	Single Header	Header 3		Units
Linearity Cal	Auto Tare	Carat		Print To	Header 4		RS232
	Graduations	Newton		Auto Print	Header 5	Print	
	Date format	Pound		Header	Balance Name	GLP	
	Date	Ounce		Date and Time	User Name	Factory Reset	
	Time Format	Ounce Troy		Balance ID	Project Name		
	Time	Grain		Balance Name			
	Brightness	Pennyweight		User Name			
	Auto Dim	Momme		Project Name			
	Capacity Bar	Mesghal		Application Name			
	Approved Mode	Hong Kong Tael		Result			
	Singapore Tael	Gross					
	Tanwan Tael	Net					
	Tical	Tare					
	Tola	Line Feed					

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

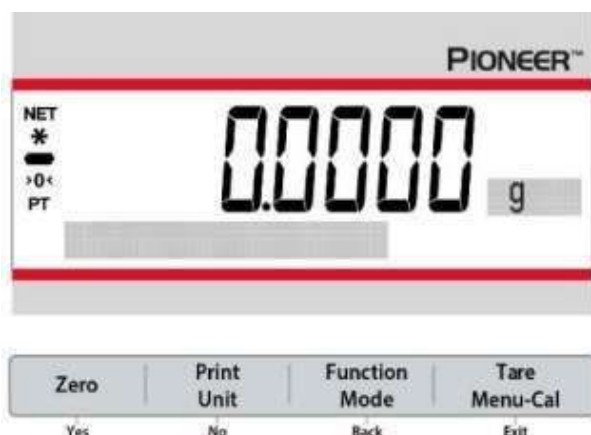

Nhấn giữ MENU cho đến khi hiển thị CAL (như hình phía trên), nhấn YES để truy cập sub-menu theo cột. Hay nhấn NO để nhảy qua các Menu chính khác như : Setup, Units... và nhấn YES/ NO theo ý bạn muốn tùy chỉnh.

Ví dụ bạn muốn hiệu chuẩn cân.

Nhấn Menu cho đến khi hiển thị Calibration, nhấn YES để truy cập sub-menu, nhấn NO cho đến khi hiển thị SPAN CAL nhấn YES và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khi cân hiển thị Calibration done nhấn Exit để trở về màn hình cân.

4. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay đại lý ủy quyền của Ohaus, hoặc Ohaus tại Việt Nam 57 Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO
Web: <https://www.candientutiAMO.com>; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; candientuso@gmail.com
Điện thoại: 024.355.77.270 - 097.777.1520 ; Fax: 024.355.78.108 ; Hotline: 0969.882.782
Địa chỉ: Số 19 Ngõ 116 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Giấy phép kinh doanh số: 0102714444 ngày 09 tháng 04 năm 2008